



## neodisher® LaboClean F

práškový, zásaditý čisticí prostředek,  
pro použití v myčkách laboratorního skla

**Hlavní oblasti použití:** Strojní mytí laboratorního skla a vybavení v kosmetickém průmyslu, potravinářském průmyslu a průmyslových laboratořích, také při výrobě minerálních olejů.

**Charakteristika:** neodisher® LaboClean F je zásaditého charakteru, obsahuje dispergátory a neobsahuje fosfáty a tenzidy. Odstraňuje tuky, oleje, parafíny, pryskyřice a organická barviva. neodisher® F je vhodný na nerez, ale naopak není vhodný pro těžké i lehké barevné kovy. Nepoškozuje borokřemičitanové sklo, natronová skla se mohou při delším používání zakalít.

**Použití a dávkování:** 2 – 5 g/l přes vhodné dávkovací zařízení nebo dávkujte ručně.

K odstranění tuků, olejů, parafínů a pryskyřic:

Čištění: 2 - 5 g/l neodisher® LaboClean F

Teplota: do 95 °C

Schopnost emulgace se zlepšuje přidáním neodisher® EM.

Neutralizace: 2 ml/l neodisher® N

K odstranění těžce rozpustných oxidů a solí kovů při kombinaci kyselého a zásaditého mytí:

Předoplach: 3 g/l neodisher® Super

Čištění: 2 - 5 g/l neodisher® LaboClean F

Přidáním 1 g/l přípravku neodisher® TR 3 k přípravku neodisher® LaboClean F se zlepší komplexační účinek.

Neutralizace: 2 - 3 ml/l neodisher® N

K odstranění zbytků plst'ového popisovače:

Čištění: 5 g/l neodisher® LaboClean F

Teplota: přes 80 °C

V případě těžce odstranitelných zbytků plst'ového popisovače je třeba nechat působit přípravek 3 - 5 minut při dané teplotě.

Následně musí být roztok neodisher® LaboClean F plně odstraněn účinným oplachem.

Nesměšujte s jinými přípravky. Pouze pro profesionální použití.

**Technické údaje:** Násypná hmotnost: 1000 g/l  
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2 - 5 g/l: 12,6 - 13,0  
Faktor titrace: 0,14 (dle návodu k titraci neodisher®)

**Složení:** 5 - 15 % polykarboxylátů

**Pokyny k uskladnění:** Udržujte obal řádně uzavřený. Výrobek je citlivý na vlhkost. Skladujte při teplotách 0-30°C. Při správném skladování je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

**Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.